

## *Tampão Fosfato Citrato (OPD-ELISA)*

10g de Ácido Cítrico

0,5g de OPD

14,5g de Fosfato de Sódio Dibásico ( $\text{Na}_2\text{HPO}_4$ )

Misturar bem e aliquotar em 0,5g por eppendorff

Manter a 4 C até o momento do uso

USO: Adicionar para cada eppendorff, 20ml de  $\text{H}_2\text{O}$  + 10 $\mu\text{l}$  de  $\text{H}_2\text{O}_2$  (30%)